

温度応答性細胞培養器材

NEW

UpCell®

高剥離タイプ

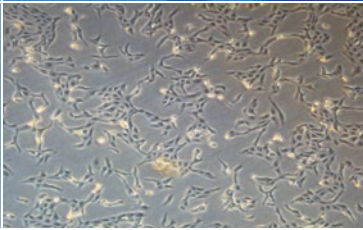
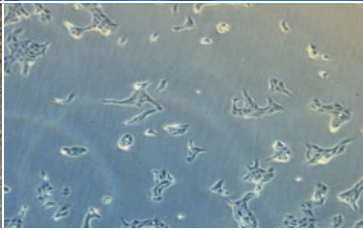
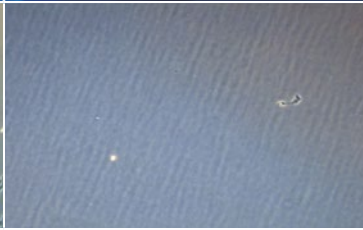
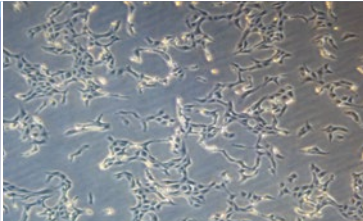


低剥離タイプ

温度応答性細胞培養器材 UpCell® に **高剥離タイプ** **低剥離タイプ** が加われました!

細胞および 細胞シートの回収

\ こんな方には /

今までの UpCell® > ● 低温処理に時間がかかる ● 低温処理しても細胞が剥がれない > UpCell® 高剥離タイプがお勧め!

	未処理 (37°C)	低温 (20°C) 処理	
		5 分後	30 分後
UpCell® 通常タイプ			
UpCell® 高剥離タイプ			

UpCell® 通常品と UpCell® 高剥離タイプでの細胞の剥離の違い

接着性の強い細胞である VERO 細胞を培養したディッシュ (未処理 37°C) から、20°C の培地に交換し、低温処理を行った後、培地を再び交換して浮遊細胞を取り除き、接着している細胞を顕微鏡により観察した。UpCell® 高剥離タイプでは、低温処理 5 分でほとんどの細胞が剥離している。

\ こんな方には /

今までの UpCell® > 細胞シートの作製中に細胞シートが自然剥離してしまう > UpCell® 低剥離タイプがお勧め!

初めて UpCell® をお使いになる方は、通常タイプの UpCell® をまず試される事をお勧めします。

UpCell® 細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材

品名	サイズ (mm)	表面積	容量	品番	包装	希望販売価格 (税抜)
96 穴マルチウェル	86 (L) × 128 (W)	0.33cm ² /well	0.4mL/well	CS1001	20 枚	¥48,000
				CS1002	5 枚	¥13,000
48 穴マルチウェル	86 (L) × 128 (W)	1.1cm ² /well	0.5mL/well	CS3001	20 枚	¥48,000
				CS3011	5 枚	¥13,000
24 穴マルチウェル	86 (L) × 128 (W)	1.9cm ² /well	1mL/well	CS3002	20 枚	¥48,000
				CS3012	5 枚	¥13,000
12 穴マルチウェル	86 (L) × 128 (W)	3.5cm ² /well	2mL/well	CS3003	20 枚	¥48,000
				CS3013	5 枚	¥13,000
6 穴マルチウェル	86 (L) × 128 (W)	9.6cm ² /well	3mL/well	CS3004	20 枚	¥48,000
				CS3014	5 枚	¥13,000
10cm ディッシュ	92 (D) × 17 (H)	56.7cm ²	12.5mL	CS3005	20 枚	¥80,000
				CS3015	5 枚	¥21,000
6cm ディッシュ	60 (D) × 15 (H)	21.5cm ²	5mL	CS3006	20 枚	¥40,000
				CS3016	5 枚	¥11,000
3.5cm ディッシュ	40 (D) × 12 (H)	8.8cm ²	3mL	CS3007	20 枚	¥32,000
				CS3017	5 枚	¥9,000
NEW 高剥離タイプ 3.5cm ディッシュ	40 (D) × 12 (H)	8.8cm ²	3mL	CS3101	20 枚	¥52,000
				CS3111	5 枚	¥14,000
NEW 低剥離タイプ 3.5cm ディッシュ	40 (D) × 12 (H)	8.8cm ²	3mL	CS3102	20 枚	¥52,000
				CS3112	5 枚	¥14,000

CellShifter™ UpCell® 専用 細胞シート回収用支持体

品名	サイズ (直径)	品番	包装	希望販売価格 (税抜)
48 穴マルチウェル用	8mm φ	CSD006	48 枚	¥3,750
24 穴マルチウェル用	11mm φ	CSD005	24 枚	¥1,900
12 穴マルチウェル用	17mm φ	CSD004	12 枚	¥1,900
10cm ディッシュ用	81mm φ	CSD003	20 枚	¥3,650
6cm ディッシュ用	48mm φ	CSD002	20 枚	¥3,600
3.5cm ディッシュ用	30mm φ	CSD001	20 枚	¥1,860
6 穴マルチウェル用				

UpCell® 専用 細胞シート回収用ピンセット

品名	材質	長さ	品番	包装/箱	希望販売価格 (税抜)
タイプ R	SUS304	126mm	CSP002	1 本	¥7,200
タイプ S	SUS304	126mm	CSP001	1 本	¥2,000
タイプ R・S セット	SUS304	126mm	CSP003	2 本 (各 1 本)	¥7,920

※本製品は未滅菌となっております。滅菌してからお使いください。

【お願い及び注意事項】

- EOG 滅菌済みです。
- 仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- 本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないでください。
- 「希望販売価格 (税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格 (税抜) は 2017 年 11 月 1 日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

販売代理店

販売代理店